

BW-DM1215 1000bp DNA ladder

产品组成

货号	BW-DM1215-01	BW-DM1215-02
规格	50T	100T
包装	250 µL	500µL

产品说明

1Kb DNA Ladder I 由 8 条线状双链 DNA 片段组成，是以 1000 bp 递增的条带组成，最大条带大小为 8000 bp，另外增加了 500 bp 大小的条带。其中 3000 bp 条带浓度约为 150 ng/5µL，显示为亮带，使电泳条带更容易辨认，亦可用于定量。其他各条带浓度约为 10 ng/µL。本制品已混有 1×Loading Buffer，可直接用于凝胶电泳。浓度：100 ng/µL


储存条件

自生产之日起，4℃保存三个月，-20℃保存二年。

使用方法

建议取 5 µL 加入加样孔中（或按每毫米胶孔宽度上 1 µL 量）。可以通过 EB 或者其他核酸染料进行染色，在紫外灯下观察电泳条带。

电泳图：

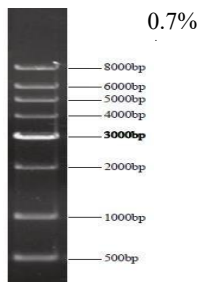

注意事项

1. 使用高品质的琼脂糖，并及时更换电泳缓冲液，以免影响电泳效果。
2. 使用本制品进行定量分析时，需将样品进行梯度上样，以保证结果准确。
3. 使用含有 EB 染料的琼脂糖凝胶进行电泳检测时，待溴酚蓝染料到约 2/3 处即可停止电泳，以防小条带脱离 EB 造成条带变暗。
4. 建议用 0.7%Agrose，电压 4-10V/cm，1×TAE 进行琼脂糖凝胶电泳。

购买须知

根据说明书使用时，本产品应按其标签和倍沃的文献中所述执行。倍沃不提供任何其他类型的明示或暗示，包括但不限于适销性或适合某一特定目的的保证。在选择倍沃时，违反本保证的，倍沃唯一的义务和买方的唯一补救措施是更换产品，倍沃应当没有任何直接或间接的，或使用引起的附带损害，或无法使用它产品的责任。如需技术支持或了解更多产品信息，请致电400-115-2855与我们联系，或访问我们的网站。



全国服务热线：400-115-2855

技术邮箱：tech@beiwobiomedical.com

市场邮箱：market@beiwobiomedical.com

倍沃官网：www.beiwobiomedical.com