

## BW-DM1315 D3000 plus DNA ladder

### 产品组成

货号	BW-DM1315-01	BW-DM1315-02
规格	50T	100T
包装	500 $\mu$ L	1000 $\mu$ L

### 产品说明

D3000 plus DNA Marker 为即用型产品，由14条线状双链DNA条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中DNA条带的分析。本产品已含有1× loading Buffer，可直接加样电泳，使用方便，电泳图像清晰。本产品中14条条带分别为50、100、200、300、400、500、750、1000、1400、1550、2000、3000、6000、8000bp，其中2000 bp条带浓度加倍，约为15 ng/  $\mu$  l，显示为亮带。

### 储存条件


自生产之日起，于4℃保存三个月，-20℃保存二年。

### 使用方法

取10  $\mu$ L（或按每毫米胶孔宽度上2  $\mu$ L量）。本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中，进行电泳，

电泳图：

1.2% Agarose 电泳图

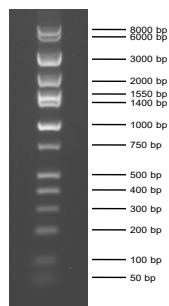

### 注意事项

1. 本产品直接使用，不需加热。
2. 如果对带型较高，建议使用条件为1.2-1.5%琼脂糖凝胶，3-7v/cm电压，适当延长电泳时间。
3. 电泳图像的质量与琼脂糖、电泳缓冲液有关，请采用高质量的琼脂糖以及经常更换电泳缓冲液可达到较好的效果。

### 购买须知

根据说明书使用时，本产品应按其标签和倍沃的文献中所述执行。倍沃不提供任何其他类型的明示或暗示，包括但不限于适销性或适合某一特定目的的保证。在选择倍沃时，违反本保证的，倍沃唯一的义务和买方的唯一补救措施是更换产品，倍沃应当没有任何直接或间接的，或使用引起的附带损害，或无法使用它产品的责任。如需技术支持或了解更多产品信息，请致电400-115-2855与我们联系，或访问我们的网站



全国服务热线：400-115-2855

技术邮箱：tech@beiwobiomedical.com

市场邮箱：market@beiwobiomedical.com

倍沃官网：www.beiwobiomedical.com