

PM 高级培养基(干粉)

产品组分

Catalog#	BW-GLB-01	BW-GLB-02
PM 高级培养基	500mL	10*500ML

产品介绍

本产品主要用于细菌的培养,特别适用于相关质粒菌体的大量增殖,经本培养基培养的菌体,其 OD600、菌体湿重和质粒收率均是等体积 LB 培养基的 2 倍以上。特别适合质粒菌体增殖培养。

储存条件

4℃保存,自生产之日起可保存两年。

使用方法

将 1 瓶粉末全部加入蒸馏水中,定容至 500mL,搅拌使其充分溶解,调节 PH 值到 7.6 左右(一般此步可省去,不用调节),可分装,121℃高压灭菌 15min,结束后凉至室温即可用于菌体培养。

注:建议用本产品培养细菌,其体积可减至 1/2 体积的普通 LB 培养基。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。



全国服务热线: 400-115-2855

技术邮箱: tech@beiwobiomedical.com

市场邮箱: market@beiwobiomedical.com

倍沃官网: www.beiwobiomedical.com