

Prestained Protein Ladder (10~180kDa)

Version 25/1/1


目录号: PM008

产品描述:

预染彩虹蛋白Marker是由10种不同分子量的蛋白质组成,其分子量范围是10 kD~180 kD (10 kD、15 kD、25 kD、35 kD、45 kD、65 kD、75 kD、100 kD、135 kD、180 kD)。其中75 kD蛋白为橙色,25 kD蛋白为绿色,其余为蓝色。本产品可用于监测电泳过程中蛋白质迁移和判断Western Blot的转移效率。

使用建议:

推荐使用15%聚丙烯酰胺凝胶,电压120 V~200 V进行电泳。

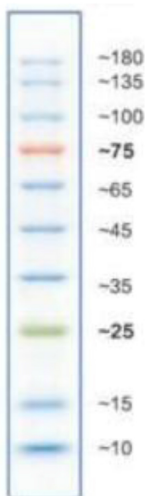

保存温度: -20℃。

产品包装 (A 包装):

产品组成	体积
Prestained Protein Ladder (10~180kDa)	250μl

注意事项:

- 1) 本产品仅适用于蛋白质凝胶电泳和蛋白质转膜等实验。
- 2) 使用前将 Marker 置于室温,彻底溶解后混匀使用。
- 3) 推荐使用量为薄胶(0.75-1mm), 2 μl/次; 厚胶(1.5 mm), 3 μl/次。

杭州倍沃医学科技有限公司

官网: www.beiwobiomedical.com

地址: 浙江省杭州市余杭区余杭塘路2636号1幢101室

电话: 400-115-2855

