

Apoptosis Positive Control Solution

货号: 100-110 规格: 10ml

一、产品介绍

荧光标记的 Annexin V 被广泛用于检测早期凋亡细胞膜上的磷脂酰丝氨酸(PS)外翻。但是流式补偿的调节在某些实验情况下是一个难题。本试剂可促使荧光标记的 Annexin V 与 PS 结合，使补偿的调节变得方便容易。

二、操作步骤

1. 收集 5×10^5 - 1×10^6 个细胞，用预冷 PBS 离心洗涤两次，弃上清。
2. 用 500 μ l Apoptosis Positive Control Solution 重悬，置冰上孵育 30 分钟。
3. 用预冷 PBS 离心洗涤，弃上清。
4. 设置两管单染管，根据凋亡试剂盒说明书，每管细胞加入适量预冷 1 $\times$ Binding Buffer 重悬，并染色荧光标记的 Annexin V 或 PI/7-AAD，进行孵育。
5. 上机调节电压和补偿。

三、保存

4°C 保存，12 个月内可保持稳定。冰袋运输。

四、注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。