

免洗流式专用红细胞裂解液

产品介绍：

红细胞裂解液是一种用于从人或鼠等的血液或组织样品中裂解并去除无细胞核红细胞的溶液。

本红细胞裂解液为即用型，可用于哺乳动物外周血细胞或骨髓细胞在染色荧光素标记的抗体后将红细胞裂解，无需洗涤，直接行流式分析。

本裂解液含有固定剂，经本产品处理后的样品白细胞形态不会变化，样品可以洗涤，也可不洗涤。

本裂解液不适用于有细胞核红细胞的裂解，例如鸟或禽类的红细胞。

包装清单：

产品编号	产品名称	规格
100-302-100	免洗流式专用红细胞裂解液	100ml
100-302-500	免洗流式专用红细胞裂解液	500ml

保存条件：

室温保存，一年有效。常温运输。

使用说明：

1. 用流式管取 100 μ l 混匀的抗凝血。
2. 按照流式抗体的染色方法，进行抗体的孵育。
3. 加入 500 μ l 红细胞裂解液，涡旋振荡混匀。
4. 室温避光孵育 10 分钟。
5. 在流式细胞仪上进行分析。如不能马上检测，请将样品避光保存于 4 $^{\circ}$ C，于 24 小时内检测。

注意事项：

- 1、本产品含有甲醛，吸入、皮肤接触和不慎吞咽有害。对眼睛和皮肤有刺激作用。暴露会致癌。可能会造成不可逆的危害。皮肤接触可能会造成过敏。
- 2、本产品无法裂解有核红细胞。例如鸟或禽类的红细胞，以及患有某些血液失调，如镰型细胞贫血症、珠蛋白生成障碍性贫血、球形细胞增多症等病人血样中的红细胞。
- 3、为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。