

8-250 kDa预染蛋白Marker说明书

货号：600-201

产品保存：

4℃短期保存 3 个月，-20℃可稳定保存 36 个月。请勿反复冻融，可分装后保存。冰袋运输。

产品简介：

本产品是包含3个颜色的即用型预染蛋白Marker。蛋白条带分子量大小范围为8-250kDa，包含11条条带，其中8 kDa条带呈现绿色，72 kDa条带呈现橙红色，其他条带呈蓝色。

产品组成

货号	组分	规格
600-201	8-250 kDa预染蛋白Marker说明书	200 μL

使用说明

本产品为即用型marker，使用前室温完全解冻后混匀，即可直接上样。对于15孔的胶，使用3 μL的本产品，对于10孔的胶，可使用5 μL的本产品，即可看到清晰的条带。请根据实际情况调整上样量。

使用效果

本产品的蛋白与染料偶联，在不同的胶和缓冲体系中的迁移率和代表的分子量大小有不同。请根据实际使用的胶及缓冲液，对照下表的条带位置。

Gel type		Tris-Glycine						Bis-Tris								Tris-Acetate		Hepes-Tris																																					
Gel concentration		8%	10%	12.5%	15%	B4-20%	W4-20%	G4-12%	G8-16%	G4-20%	G4-12%	G8-16%	G4-20%	G10%	6%	T3-8%	W4-20%																																						
Running buffer		Tris-Glycine						MES			MOPS			Tris-Acetate		Hepes																																							
		Apparent Molecular Weights, kDa																																																					
%length of gel	10																																																						</

注意事项

- 1、本产品已配制在蛋白loading buffer中，请勿加热、稀释或加入任何还原剂。
- 2、操作本产品时，请佩戴手套，勿让皮肤直接接触试剂。
- 3、本产品仅用于科研，不可用于诊断。